

カメラアダプター調整方法

フォーカス調整

図1. 2共に①の黒いツマミを緩めて動かし、顕微鏡の画像と合わせて下さい。

センター合わせ

図1. 2共に②の穴の中に有るネジを回し、調整して下さい。

ローテーション(傾き)調整

はじめに図1の④に示す黒いカメラ本体部分を必ず持ちながら図1の③のカメラ部分を時計回りに完全に止まるまで回し、モニター画面を見ながら逆方向に少しずつ戻し、適切ところで止めて下さい。

**** 注意 ****

物理的な(力による)作業ですが、過剰な力を加えないで下さい。

*** 基本的に、弊社担当者が調整しますので、触らないで下さい。**

