


Ikegami

インクジェット錠剤印刷装置

TIE-9000P [4列搬送]

TIE-4500P [2列搬送]

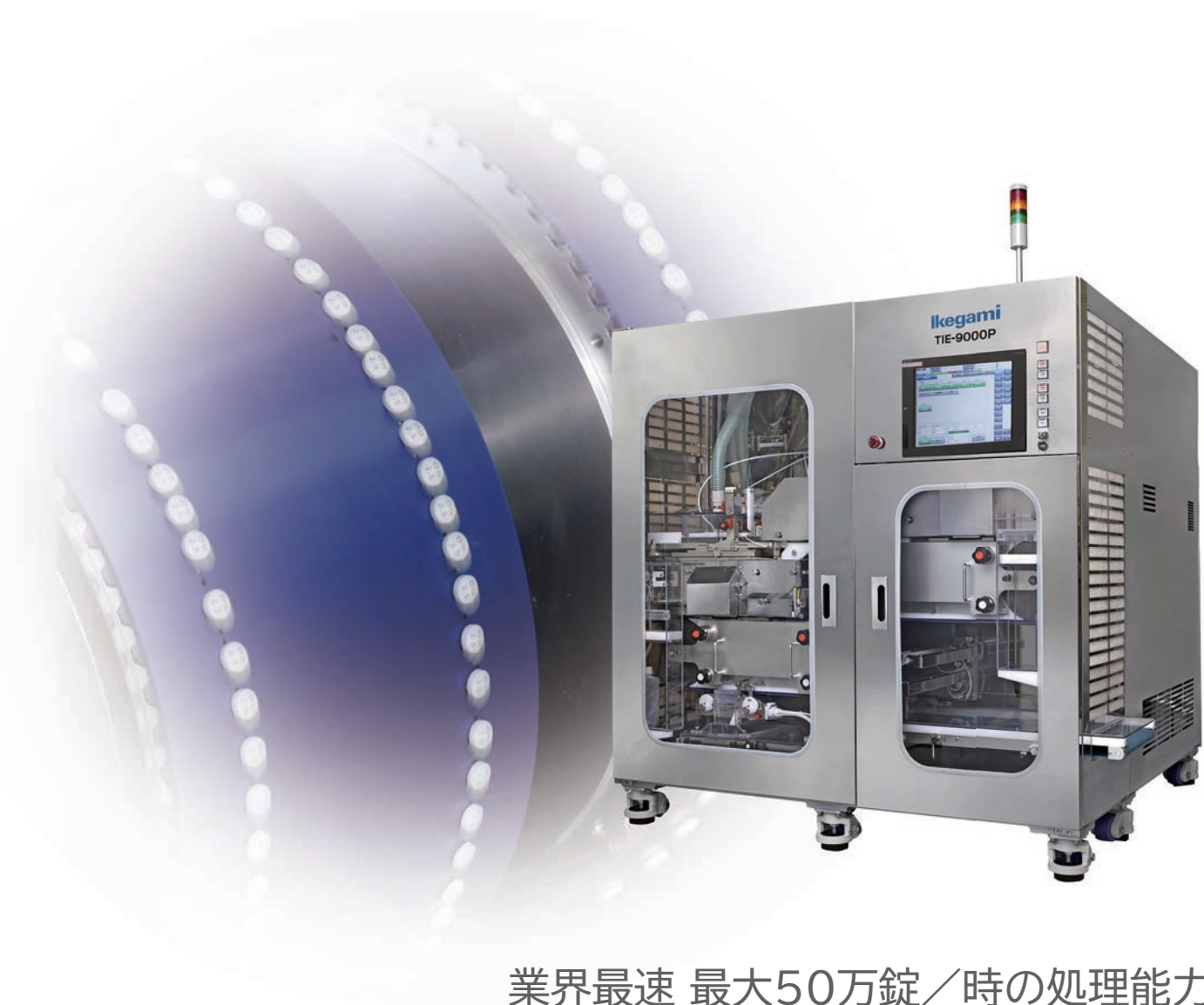

業界最速 最大50万錠／時の処理能力を確保
[TIE-9000P]

最大600dpiの高画質インクジェット両面印刷
中小ロットに対応するTIE-4500Pを用意

インクジェット錠剤印刷装置 TIE-9000P/TIE-4500P



業界最速 最大50万錠/時の高速処理 [TIE-9000P]

大量供給と高い整列精度を実現する供給・整列部を採用しました。

搬送部には、錠剤にやさしく安定搬送が行える新開発のベルト搬送機構を採用したことで、最大50万錠/時の高速処理を実現しています。生産量を落とすことなく生産ラインへ導入できます。最大25万錠の小ロット対応のTIE-4500Pもラインアップ。



高画質インクジェット印刷

最大600dpiの高画質で両面に印刷します。また、印刷イメージは簡単に作成できます。インクは、可食性の顔料・染料に対応し、錠剤に応じて選択できます。



印刷の品質を維持

印刷検査部では、良品錠剤の基準値を取り込み、印刷文字の位置ズレや印刷品質の良・不良判定が行えます。

側面検査機能(オプション)

オプションにより、側面検査を搭載可能。側面の汚れの検出など、さらなる品質向上に役立ちます。


操作性の高い直感的なタッチパネル操作

タッチパネルを採用し、高い操作性を誇ります。




多品種小ロットに対応 [TIE-4500P]

清掃性にも優れ、多品種小ロット生産にも対応します。

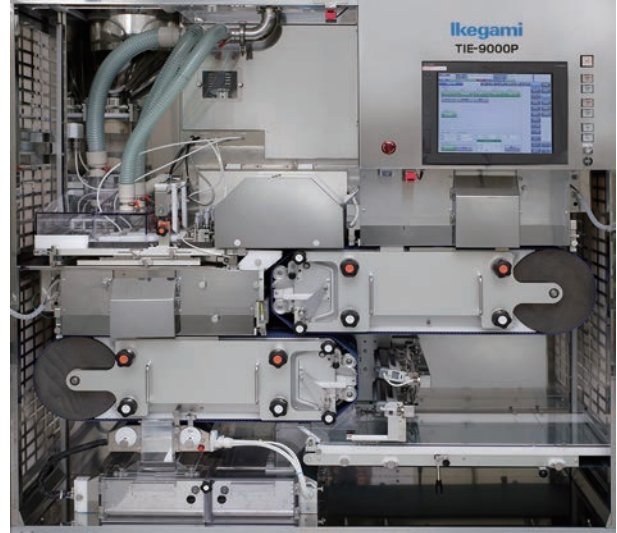

主な仕様

適用錠剤	素錠、OD錠、FC錠、糖衣錠 平錠・R付錠・2段R付錠・カラテ錠 丸錠: φ5~12mm、厚み2~8mm 異形錠: 幅5~12mm、長さ:5~15mm、厚み:2~8mm
処理能力	最大50万錠/時 [TIE-9000P] / 最大25万錠/時 [TIE-4500P]
印刷方式	非接触印刷(インクジェット方式) 両面印刷、片面印刷
電源	供給電源: 三相AC200V±10% 3φ 50Hz/60Hz TIE-9000P: 30kVA (粉取装置取り付け時: 34kVA) TIE-4500P: 22kVA (粉取装置取り付け時: 26kVA) 接続口 端子台: M6ネジ R/S/T/FG 4端子
圧縮空気	圧力 0.5MPa以上 消費量 約1000NL/分 [TIE-9000P] 約750NL/分以下 [TIE-4500P] 接続口径 ハイカプラソケット(400SH 日東工器) *装置側: 400PM 日東工器
外形寸法	W1700 x H1751 x D1734mm(突起部除く) [TIE-9000P] W1700 x H1751 x D1584mm(突起部除く) [TIE-4500P]
質量	約2000kg [TIE-9000P] / 約1900kg [TIE-4500P]

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

U452A2011-SELF

(カタログの記載内容: 2020年11月現在)

Ikegami



ISO 9001 認証
JQA-0755



ISO 14001 認証
JQA-EM3888

お問い合わせは

■ URL www.ikegami.co.jp/

営業本部: 〒146-8567 東京都大田区池上5-6-16 ☎(03)5748-2211 代表
大阪支店: 〒564-0052 吹田市広芝町9-6 第1江坂池上ビル ☎(06)6389-2833
名古屋支店: 〒465-0051 名古屋市中東区社が丘1-1506 加藤第2ビル ☎(052)705-6521 代表
札幌営業所: 〒060-0051 札幌市中央区南一条東1-3 パークイースト札幌 ☎(011)231-8218 代表
仙台営業所: 〒983-0869 仙台市宮城野区鉄砲町西1-14 富士フィルム仙台ビル ☎(022)292-2420 代表
福岡営業所: 〒812-0016 福岡市博多区博多駅南3-7-10 STビル ☎(092)451-2521 代表

●仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがあります。
●カタログと実際の製品の色とは印刷の関係で多少異なる場合があります。